



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Installationsanleitung Stative

KERN SXC, IXC

Typ

TSXC-A01-A
TIXC-A01-A
TIXC-A02-A

Version 1.0
2023-06
D



TSXC-A01-A_TIXC-A01-A_TIXC-A02-A-IA-d-2310



Stative

Version 1.0 2023-06

Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis


1	Technische Daten	3
1.1	Abmessungen	3
2	Lieferumfang	6
3	Installation	7

1 Technische Daten




KERN	TSXC-A01-A	TIXC-A01-A	TIXC-A02-A
Stativhöhe (mm)	330	330	600

1.1 Abmessungen




- Maße in mm
- Zeichnungen auf der nächsten Seite

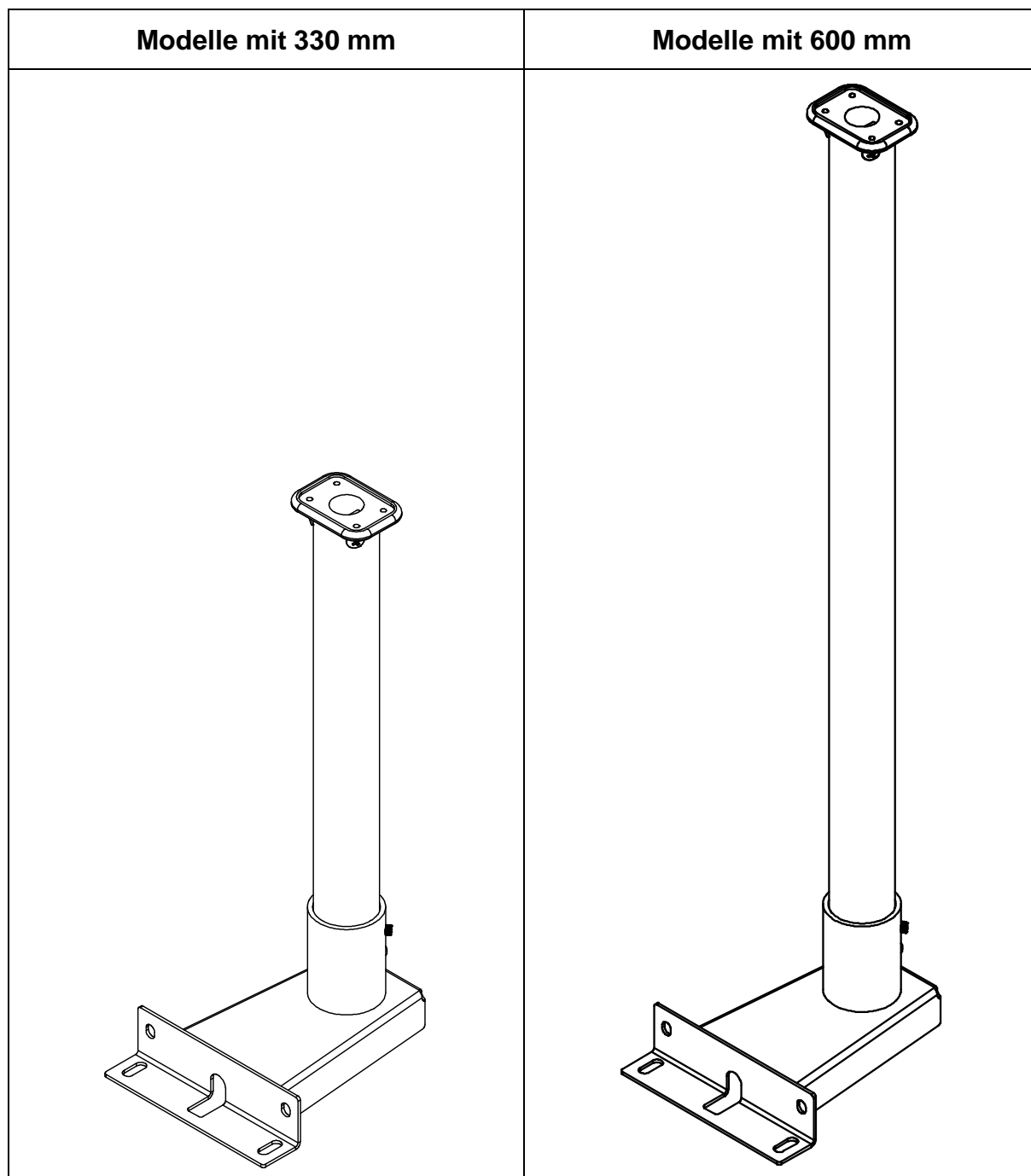



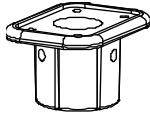
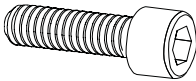



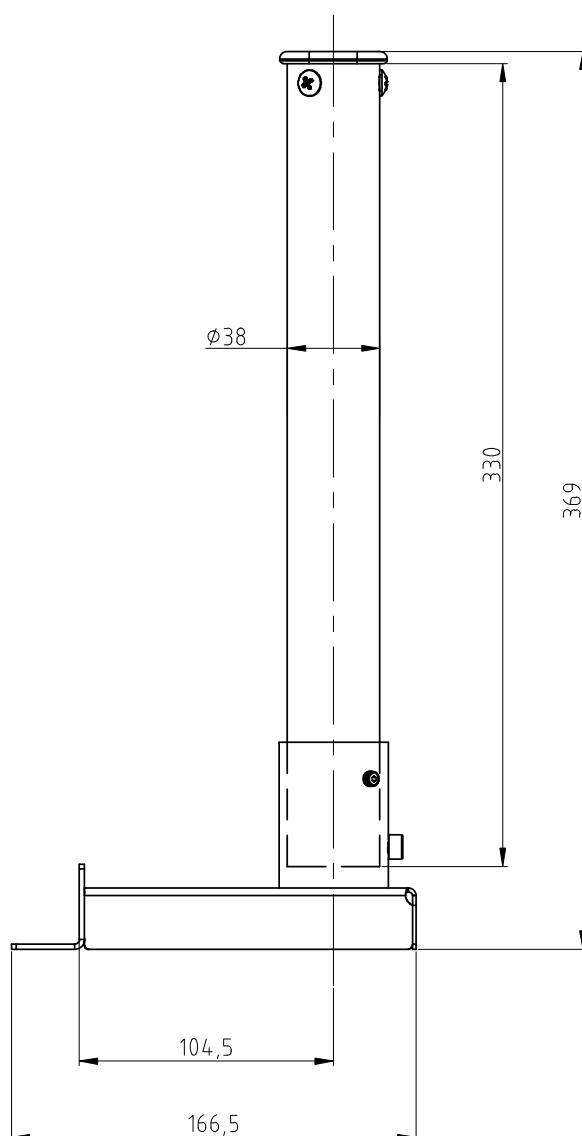
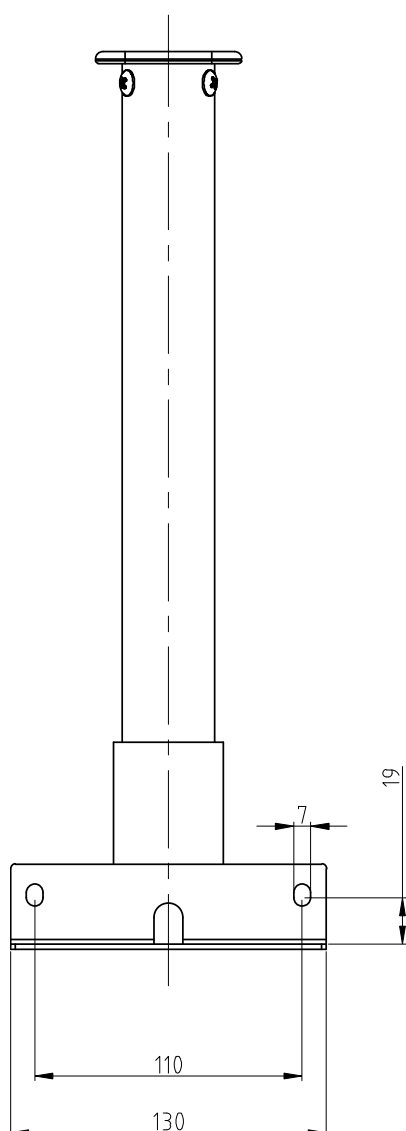
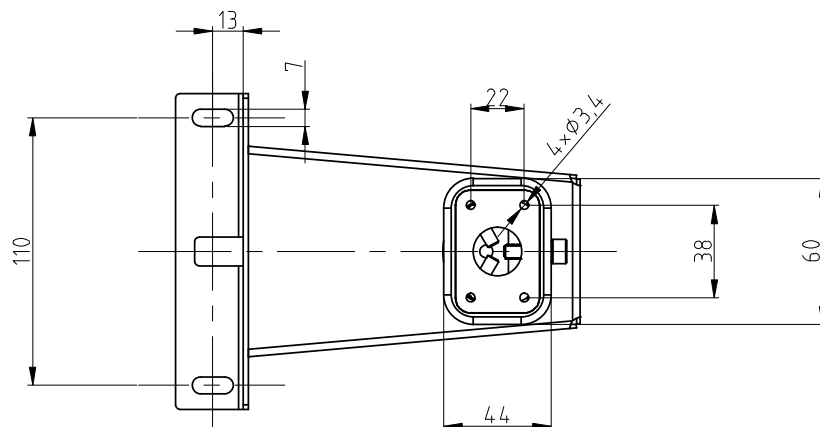
Modelle mit 330 mm:

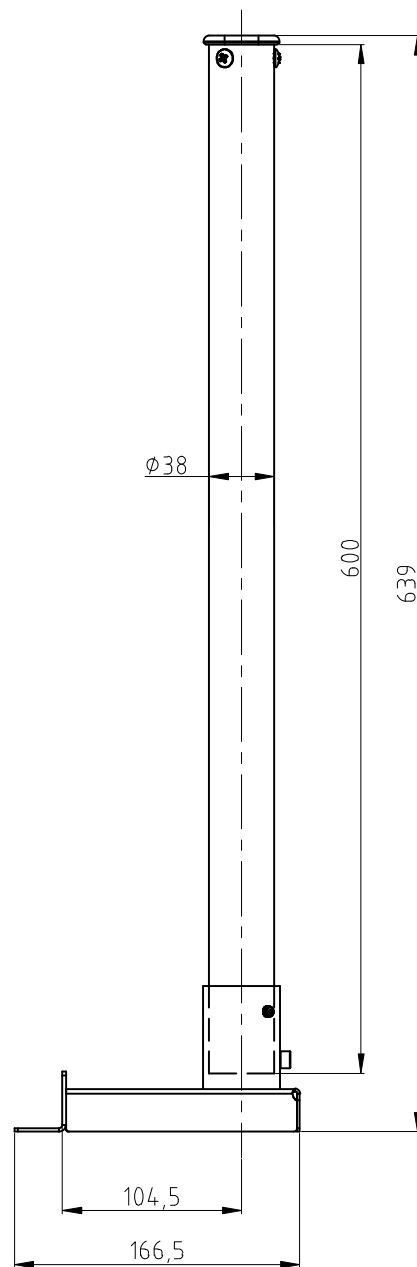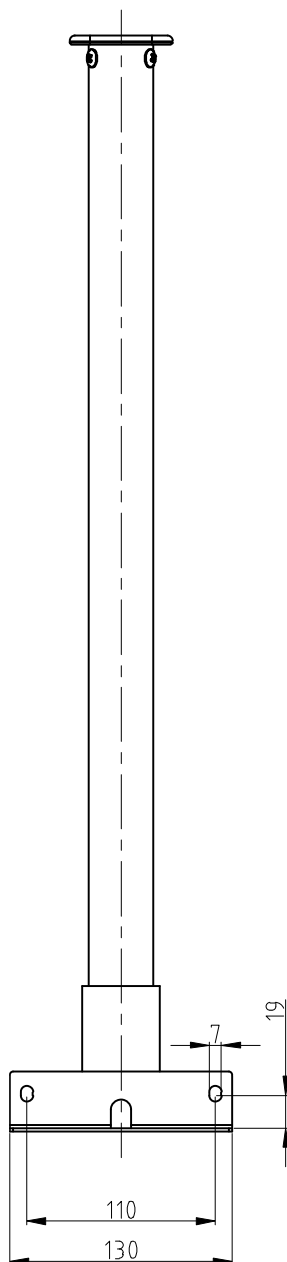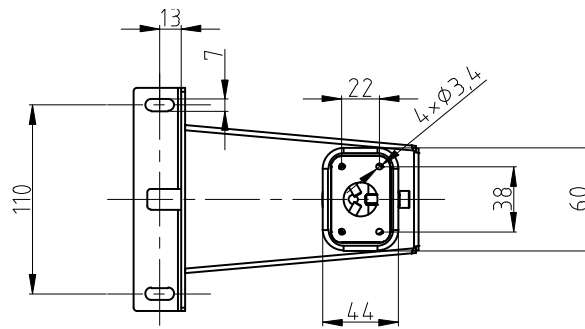

Modelle mit 600 mm:

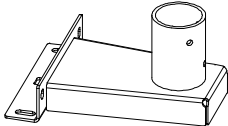

2 Lieferumfang

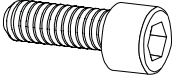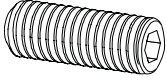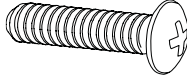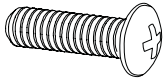
 <p>A</p> <p>Stativfuß</p> <p>1 x</p>	 <p>B</p> <p>Stativrohr</p> <p>1 x</p>	 <p>C</p> <p>Halter für Anzeigegerät</p> <p>1 x</p>
 <p>S1</p> <p>M6 x 16</p> <p>4 x</p>	 <p>S2</p> <p>Federscheibe</p> <p>4 x</p>	 <p>S3</p> <p>Unterlegscheibe</p> <p>4 x</p>
 <p>S4</p> <p>M6 x 12</p> <p>1 x</p>	 <p>S5</p> <p>M6 x 10</p> <p>2 x</p>	 <p>S6</p> <p>M5 x 16</p> <p>3 x</p>
 <p>S7</p> <p>M4 x 10</p> <p>4 x</p>		

3 Installation

Anbringen des Stativfußs an die Plattform:


1. Stativfuß **(A)** mittig über den Bohrungen auf der Seite der Plattform positionieren.
2. Zuerst die Federscheibe **(S2)** und dann die Unterlegscheibe **(S3)** auf die Schraube **(S1)** stecken (4 x).
3. Stativfuß festschrauben.

Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel einklemmen oder beschädigen.

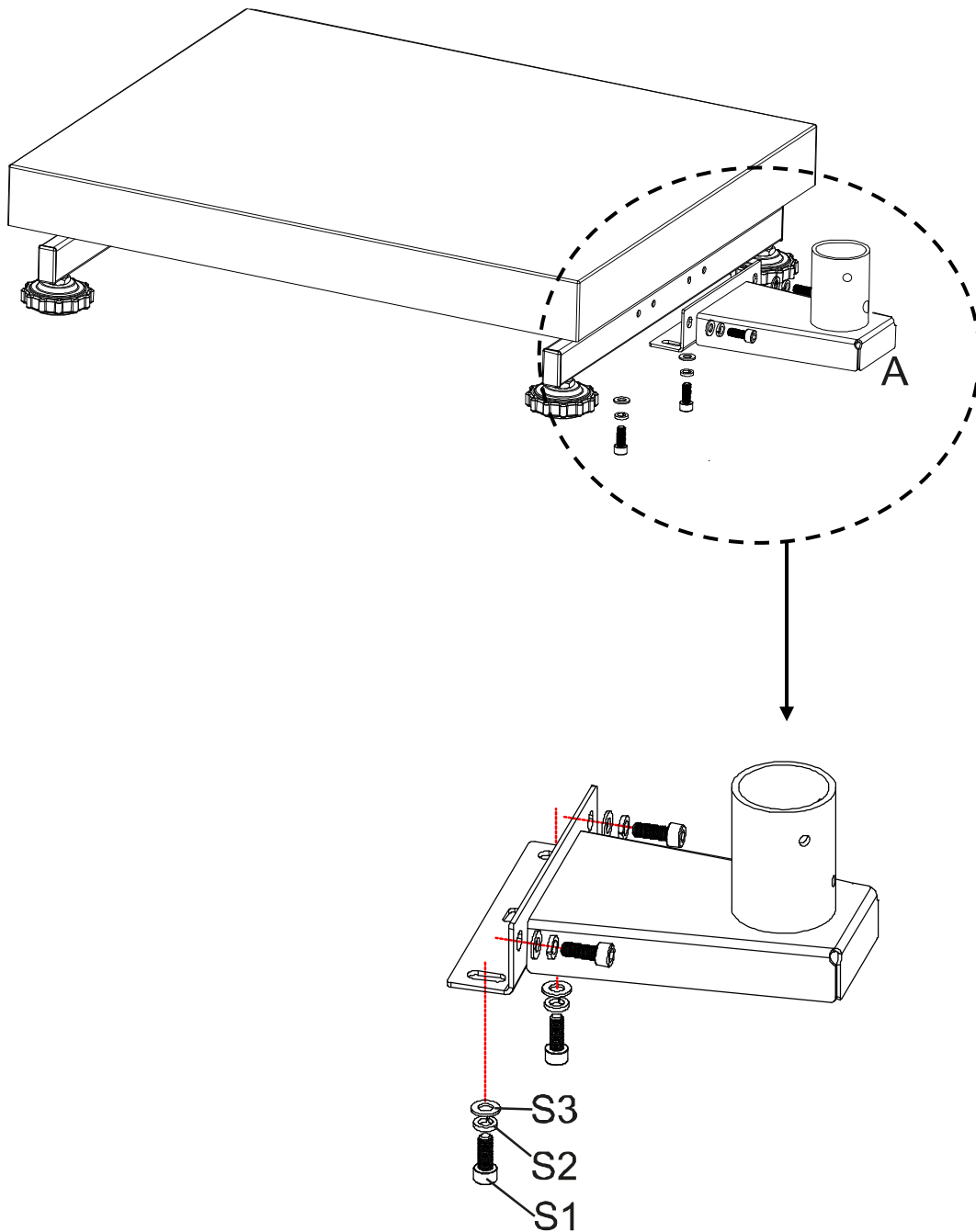

Anbringen des Stativrohrs an den Stativfuß:

4. Schrauben **S4** und **S5** aus dem Stativrohr herausdrehen.
5. Stativrohr (**B**) in den Stativfuß stecken. Darauf achten, dass die Bohrung des Stativrohrs mit der Bohrung **S4** übereinstimmt.
6. Schrauben **S5** wieder eindrehen und mit Schraube **S4** das Stativrohr fixieren.

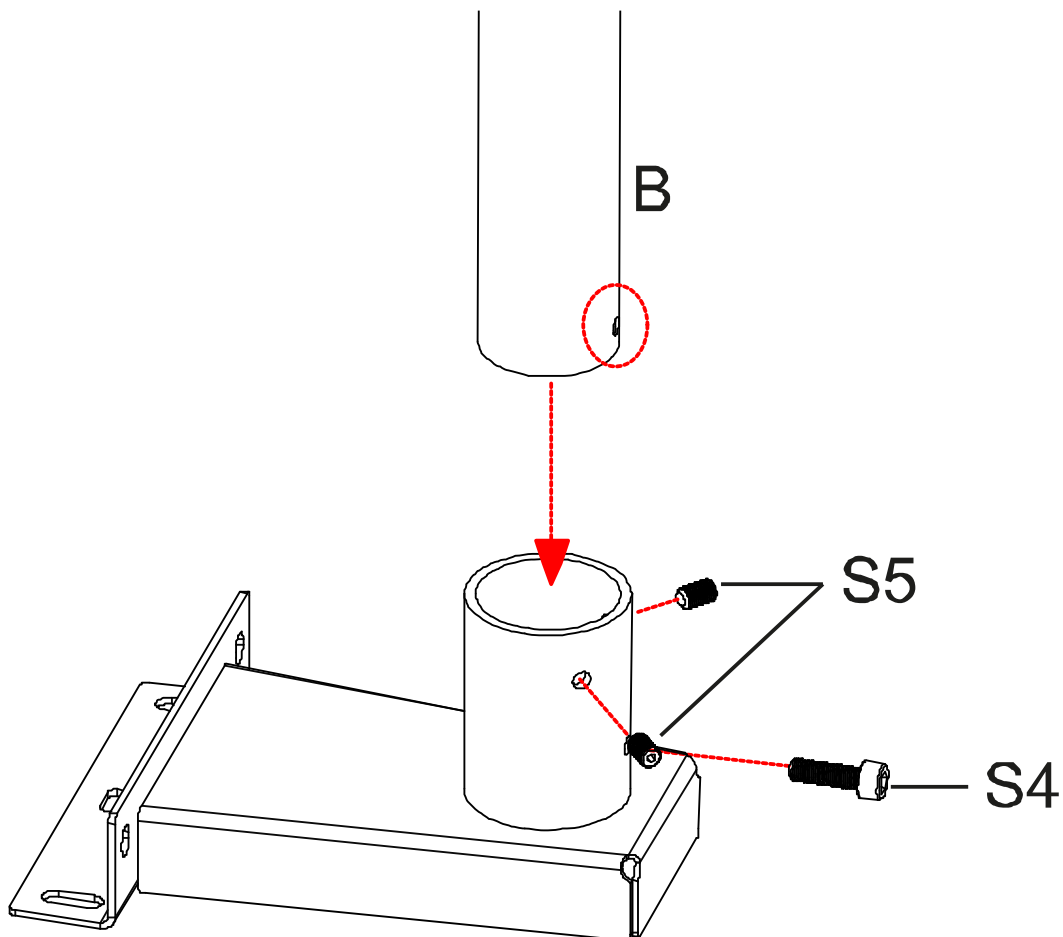

Anbringen des Anzeigegerätes an das Stativrohr:

7. Halter für das Anzeigegerät (**C**) in das Stativrohr stecken und mit den Schrauben **S6** befestigen.
8. Das Anzeigegerät mit den Schrauben **S7** am Halter für das Anzeigegerät befestigen.

